

2023年10月30日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

## Corning® ハイパーフラスコ セルカルチャー容器の使用方法 一部更新のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、Corning ハイパーフラスコ セルカルチャー容器について、使用方法が一部更新されましたのでご案内申し上げます。

製品の寸法、仕様、製造工程、品質基準に変更はありません。

敬具


記

### 変更内容


#### (1) キャップ使用方法の更新

追加項目

- キャップは18 lb-in / 2 Nmのトルクで締めてください。
- キャップはすべてのネジ山をカバーするように締めてください。

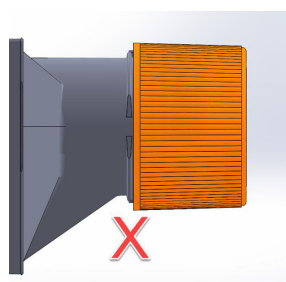

正しく締まっていない例  
ネジ山が見えている。

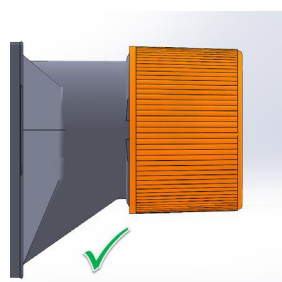

正しく締まっている例  
ネジ山がすべてカバーされている。

(2) 一時的にキャップの使用方法が製品に同封されます\*。

(3) 取扱説明書の製品への同封を終了します\*。取扱説明書はウェブサイトからダウンロードできます。[www.corning.com/hyperflaskinstructions](http://www.corning.com/hyperflaskinstructions)

対象製品

| カタログ番号 | 製品名                                   |
|--------|---------------------------------------|
| 10020  | CellBIND ハイパーフラスコ M バーコード付き (4個)      |
| 10024  | CellBIND ハイパーフラスコ バーコード付き (24個)       |
| 10030  | CellBIND ハイパーフラスコ M バーコード付き 個別包装 (4個) |
| 10031  | ハイパーフラスコ M 無処理 バーコード付き 個別包装 (4個)      |
| 10034  | CellBIND ハイパーフラスコ M バーコード付き (24個)     |

変更開始時期

即日

※在庫状況により、取扱説明書ならびにキャップ使用方法の同封製品の出荷時期は変動します。ご了承ください。

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上