

## **CORNING® KRIOGENINIAI FLAKONAI**

### **Produkto naudojimo instrukcijos**



Vienkartiniai kriogeniniai mėgintuvėliai skirti kriogeniniam biologinių mėginių laikymui ir gabenimui, temperatūrai esant iki  $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Šie flakonai skirti naudoti asmenims, išmanantiems saugią laboratorinę praktiką. Išimant flakonus iš kriogeninių laikymo sistemų visada būtina naudoti tinkamą saugos įrangą.

### **MEDŽIAGOS**

Kriogeniniai flakonai pagaminti iš pirminio polipropileno, išbandyti pagal USP VI klasės biologinės reakcijos testus ir ISO 10993-5 „Biologinis medicinos priemonių įvertinimas. 5 dalis. Citotoksiškumo in vitro tyrimai“, patvirtinta, kad necitotoksiški. Krioflakonai turi silikoninės gumos poveržlę patikimam sandarinimui. Visi flakonai sterilizuoti gama spinduliuote.

### **VEIKSMINGUMAS**

Kriogeniniai flakonai skirti išlaikyti temperatūrą nuo  $+121\text{ }^{\circ}\text{C}$  iki  $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Siūlomi darbiniai šaldymo tūriai 10 % mažesni, negu nurodytas tūris.

### **Įspėjimas.**

Kad išvengtumėte sužalojimo, neįmerkite flakonų į suskystintas dujas. Nenaudokite kriogeninių flakonų laikyti skystojoje suskystinto azoto fazėje. Flakonai turi būti laikomi tik garų fazėje virš suskystintų dujų.

Produktas, naudotas su infekcinėmis arba pavojingomis medžiagomis, turi būti sterilizuotas arba nukenksmintas prieš išmetant. Tvarkydami kriogenines laikymo sistemas naudokite gerą laboratorinę praktiką.

Produktai skirti tik vienkartiniam naudojimui. Naudojant pakartotinai galima infekcija arba kitas susirgimas/sužalojimas.

Nenaudoti, jei pakuotė apgadinta ar atidaryta.

Norėdami gauti konkretesnę informaciją, siųskite mums el. laišką adresu [Scientificsupport@corning.com](mailto:Scientificsupport@corning.com) arba skambinkite mokslinės pagalbos tarnybai 1.800.492.1110, už Jungtinių Valstijų ribų skambinkite +1.978.442.2200.



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Corning Incorporated  
Avenida Industrial del Norte S/N, Parque Industrial del Norte, Reynosa, Tamaulipas, México,  
C.P. 88736.

Produktų katalogo numeriai

Katalogo Nr.	Produkto aprašymas	Modelis	Kiekis dėžėje
<b>Išorinis sriegis, oranžinis kamštis</b>			
430658CE	1,2 ml flakonas	Kūginis dugnas, stovi savarankiškai	500
430659CE	2,0 ml flakonas	Apskritas dugnas, stovi savarankiškai	500
430661CE	2,0 ml flakonas	Apskritas dugnas	500
430662CE	4,0 ml flakonas	Apskritas dugnas, stovi savarankiškai	500
430663CE	5,0 ml flakonas	Apskritas dugnas, stovi savarankiškai	500

<b>Vidinis sriegis, oranžinis kamštis</b>			
430487CE	1,2 ml flakonas	Kūginis dugnas, stovi savarankiškai	500
430488CE	2,0 ml flakonas	Apskritas dugnas, stovi savarankiškai	500
430489CE	2,0 ml flakonas	Apskritas dugnas	500
430490CE	4,0 ml flakonas	Apskritas dugnas	500
430491CE	4,0 ml flakonas	Apskritas dugnas, stovi savarankiškai	500
430492CE	5,0 ml flakonas	Apskritas dugnas	500
430656CE	5,0 ml flakonas	Apskritas dugnas, stovi savarankiškai	500