

CORNING® KRIOGENINIAI FLAKONAI

Produkto naudojimo instrukcijos



Vienkartiniai kriogeniniai mėgintuvėliai skirti kriogeniniam biologinių mėginių laikymui ir gabenimui, temperatūrai esant iki $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$. Šie flakonai skirti naudoti asmenims, išmanantiems saugią laboratorinę praktiką. Išimant flakonus iš kriogeninių laikymo sistemų visada būtina naudoti tinkamą saugos įrangą.

MEDŽIAGOS

Kriogeniniai flakonai pagaminti iš pirminio polipropileno, išbandyti pagal USP VI klasės biologinės reakcijos testus ir ISO 10993-5 „Biologinis medicinos priemonių įvertinimas. 5 dalis. Citotoksiškumo in vitro tyrimai“, patvirtinta, kad necitotoksiški. Krioflakonai turi silikoninės gumos poveržlę patikimam sandarinimui. Visi flakonai sterilizuoti gama spinduliuote.

VEIKSMINGUMAS

Kriogeniniai flakonai skirti išlaikyti temperatūrą nuo $+121\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$. Siūlomi darbiniai šaldymo tūriai 10 % mažesni, negu nurodytas tūris.

Įspėjimas.

Kad išvengtumėte sužalojimo, neįmerkite flakonų į suskystintas dujas. Nenaudokite kriogeninių flakonų laikyti skystojoje suskystinto azoto fazėje. Flakonai turi būti laikomi tik garų fazėje virš suskystintų dujų.

Produktas, naudotas su infekcinėmis arba pavojingomis medžiagomis, turi būti sterilizuotas arba nukenksmintas prieš išmetant. Tvarkydami kriogenines laikymo sistemas naudokite gerą laboratorinę praktiką.

Produktai skirti tik vienkartiniam naudojimui. Naudojant pakartotinai galima infekcija arba kitas susirgimas/sužalojimas.

Nenaudoti, jei pakuotė apgadinta ar atidaryta.

Norėdami gauti konkretesnę informaciją, siųskite mums el. laišką adresu Scientificsupport@corning.com arba skambinkite mokslinės pagalbos tarnybai 1.800.492.1110, už Jungtinių Valstijų ribų skambinkite +1.978.442.2200.



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Corning Incorporated
Avenida Industrial del Norte S/N, Parque Industrial del Norte, Reynosa, Tamaulipas, México,
C.P. 88736.

Produktų katalogo numeriai

Katalogo Nr.	Produkto aprašymas	Modelis	Kiekis dėžėje
Išorinis sriegis, oranžinis kamštis			
430658CE	1,2 ml flakonas	Kūginis dugnas, stovi savarankiškai	500
430659CE	2,0 ml flakonas	Apskritas dugnas, stovi savarankiškai	500
430661CE	2,0 ml flakonas	Apskritas dugnas	500
430662CE	4,0 ml flakonas	Apskritas dugnas, stovi savarankiškai	500
430663CE	5,0 ml flakonas	Apskritas dugnas, stovi savarankiškai	500

Vidinis sriegis, oranžinis kamštis			
430487CE	1,2 ml flakonas	Kūginis dugnas, stovi savarankiškai	500
430488CE	2,0 ml flakonas	Apskritas dugnas, stovi savarankiškai	500
430489CE	2,0 ml flakonas	Apskritas dugnas	500
430490CE	4,0 ml flakonas	Apskritas dugnas	500
430491CE	4,0 ml flakonas	Apskritas dugnas, stovi savarankiškai	500
430492CE	5,0 ml flakonas	Apskritas dugnas	500
430656CE	5,0 ml flakonas	Apskritas dugnas, stovi savarankiškai	500