

# Axygen® ロングリーチチップ

## 細長いチューブでのピペティングに最適

**Axygen**

A Corning Brand

New

細長いチューブでの貴重な試薬やサンプルのピペティングに苦労したことはありませんか？ ハンドリングの最中にピペッターが容器と接触してコンタミネーションを心配したことはありませんか？

それを解決する製品がここにあります。Axygen ロングリーチチップは、通常のチップより細長い形状で、多くの主要なリサーチグレードピペッターに適合します。一般的な実験はもちろん、高精度のピペティングのニーズにも対応します。

### 特長

- ▶ 細身で長い形状
- ▶ 容量が目視できる目盛り線付き
- ▶ RNase/DNase フリーおよびノンパイロジェニック
- ▶ オートクレーブ可能 (121°C、15 分)
- ▶ 多様なパッケージサイズ
- ▶ ISO14644-1 クラス 8 認証施設にて製造
- ▶ US FDA USP クラス VI 適合の原料を使用
- ▶ 製造工程では、原料のセントラルフィーディングシステムを採用し、外部からのコンタミネーションを防止




10  $\mu$ L ロングリーチチップを使用すると、100  $\mu$ L や 1 mL チューブに入っている抗体などの試料をチューブ底から直接吸い出すことが可能です。また、チップが細長く表面積が小さいため、通常のチップに比べてチップ表面への吸着によるサンプルロスも軽減します。

200  $\mu$ L ロングリーチチップは、バッファーローディングや細胞染色工程におけるピペッターのシャフトとエジェクター部分のコンタミネーションを防ぎます。

マトリゲルを用いた実験には、200  $\mu$ L もしくは 1000  $\mu$ L ロングリーチチップの使用をお勧めします。ピペッターのシャフトやエジェクターがボトルの口に接触することなく底のマトリゲルまでチップの先端が届くため、コンタミネーションのリスクを低減します。




1000  $\mu$ L ロングリーチチップを用いたT25フラスコの培地交換は、シンプルかつ効率的

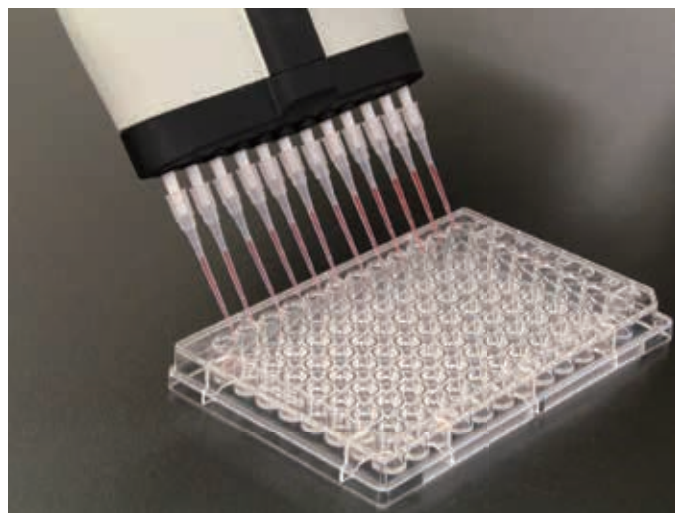

10  $\mu$ L ロングリーチチップを用いて正確なマイクロピペティングが可能


## 10 $\mu$ L ロングリーチチップ

- ▶ 全長 45 mm のチップは、マイクロピペティングに最適で、チューブ底へのアクセスが容易
- ▶ 2  $\mu$ L、5  $\mu$ L、10  $\mu$ L に目盛り線付き
- ▶ 容量範囲：0.1  $\mu$ L – 10  $\mu$ L
- ▶ 主要なピペッターブランドに対応したユニバーサルフィット

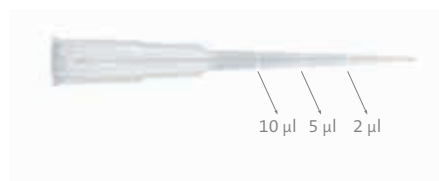


## 200 $\mu$ L ロングリーチチップ

- ▶ 全長 77.5 mm のチップは、ピペッターへ負担を与えることなく、容器の底まで簡単にアクセス
- ▶ 10  $\mu$ L、50  $\mu$ L、100  $\mu$ L、200  $\mu$ L に目盛り線付き
- ▶ 容量範囲：1  $\mu$ L – 200  $\mu$ L
- ▶ 主要なピペッターブランドに対応したユニバーサルフィット

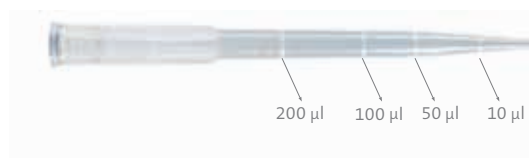

## 1000 $\mu$ L ロングリーチチップ

- ▶ 全長 102 mm のチップは、ピペッターのシャフト部分のコンタミネーションを発生させることなく、容器の底までアクセスが可能
- ▶ 200  $\mu$ L、500  $\mu$ L、1000  $\mu$ L に目盛り線付き
- ▶ 主要なピペッターブランドに対応したユニバーサルフィット
- ▶ 深めの容器のピペティングに最適

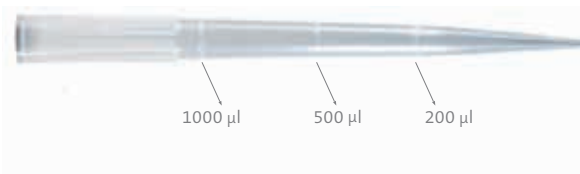

## 製品情報

カタログ番号	製品名	包装仕様	メーカー希望小売価格 (円)
T-10XT-C	10 $\mu$ L ロングリーチチップ 透明 バルク 滅菌なし	1000 本 $\times$ 10 パック	27,000
T-10XT-C-R-S	10 $\mu$ L ロングリーチチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	96 本 $\times$ 10 ラック $\times$ 5 パック	31,200
T-200XT-C	200 $\mu$ L ロングリーチチップ 透明 バルク 滅菌なし	1000 本 $\times$ 10 パック	31,000
T-200XT-C-R-S	200 $\mu$ L ロングリーチチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	96 本 $\times$ 8 ラック $\times$ 5 パック	25,000
T-1000XT-C	1000 $\mu$ L ロングリーチチップ 透明 バルク 滅菌なし	768 本 $\times$ 10 パック	28,000
T-1000XT-C-R-S	1000 $\mu$ L ロングリーチチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	96 本 $\times$ 8 ラック $\times$ 5 パック	31,600

- ・価格は 2017 年 11 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております
- ・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・For a listing of trademarks, visit us at [www.corning.com/lifesciences/trademarks](http://www.corning.com/lifesciences/trademarks)
- ・All other trademarks in this document are the property of their respective owners.
- ・保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

FALCON®

AXYGEN®

PYREX®

GOSSELIN™

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階  
Tel : 03-3586-1996 Fax : 03-3586-1291  
[www.corning.com/lifesciences](http://www.corning.com/lifesciences)  
[CLSJP@corning.com](mailto:CLSJP@corning.com)

技術サポートへのお問い合わせは  
Tel : 03-3586-1268  
[ScientificSupportJP@corning.com](mailto:ScientificSupportJP@corning.com)

© 2017 Corning Incorporated  
CLS-145-00  
R0-1711-020-004-B