

PYREX®

A Corning Brand

ガラス器具を安全に使うために

ラボで安全に実験するために、ガラス器具は定期的に点検しましょう。特にしばらく使用していなかった場合は、使用前に必ず確認します。そして使用、洗浄、保管はベストプラクティスを遵守しましょう。

ラボのメンバー全員が目にするように、このガイドをガラス器具の近くに貼っておくと良いでしょう。

✓ DO



使用前にガラス器具に傷、曇り、欠け、ひびがないかを確認する



ガラス器具を使用した後は、できるだけ早く水に浸す



ビーカーや三角フラスコは、容器に適した大きさのホットプレートで加熱する



ガラス器具は常にゆっくりと加熱、冷却する



攪拌子は PTFE でコーティングされているものを使用する



ガラス器具を引き出しに収納する際は、ペーパータオルなどの柔らかい素材をクッションにする

✗ DO NOT



ガラスボトルやディッシュを直に加熱する



角型ボトルに真空圧をかける



ガラス器具の洗浄にワイヤーブラシを使用する



ガラス器具を不均等に加熱したり、小さなホットプレートに大きなガラス器具を置く



ガラス器具を急速に加熱または冷却する



欠け、傷、ひび、曇りがあるガラス器具を使用する

PYREX ガラス製品の詳細やガラス製品の安全な使用のための情報はウェブサイトをご覧ください。

www.corning.com/lifesciences

