

CORNING® KRYOTEKNISKA PROVGLAS

Bruksanvisning för produkten



De kryotekniska engångsprovglas har designats för kryoteknisk lagring och transport av biologiska prov vid temperaturer ned till $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$. Dessa provglas är avsedda för personer som är kunniga inom säker laboratoriesed. Lämplig säkerhetsutrustning bör alltid användas när provglas tas ut ur kryotekniska lagringssystem.

MATERIAL

Kryotekniska Provglas är gjorda av propylen som har testats enligt USP Biological Reactivity Tests Class VI och ISO 10993-5 Biological Evaluation of Medical Devices (biologisk utvärdering av medicinsk utrustning) – In vitro-cytotoksicitet och har konstaterats att vara icke-cytotoksisk. Kryoprovglaset har en bricka av silikongummi som säker försegling. Alla provglas har steriliserats med gammastrålning.

FUNKTIONSNIVÅ

De kryotekniska provglaset har designats till att motstå temperaturer mellan $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ och $+121\text{ }^{\circ}\text{C}$. Rekommenderad arbetsvolym för infrysning är 10 % under den angivna kapaciteten.

Varning:

För att undvika skador ska provglaset inte nedsänkas i flytande gaser. Använd inte Kryotekniska Provglas till lagring av flytande kväve i sin flytande fas. Provglas bör endast lagras i förångningsfasen över flytande gas.

När produkten används vid smittsamma eller farliga material, måste den göras steril eller oskadliggöras innan den kasseras. Använd god laboratoriesed när kryotekniska lagringssystem hanteras.

Produkterna är endast till engångsbruk. Återanvändning kan leda till infektioner eller annan sjukdom/skada.

Ska ej användas om förpackningen är skadad eller har varit öppen.

Kontakta oss per e-post: Scientificsupport@corning.com för mer specifik information, eller ring Scientific Support +1 – 800 – 492 1110 (inrikes, USA), eller +1 – 978 – 442 2200 (från andra länder).



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Nederländerna



Corning Incorporated
Avenida Industrial del Norte S/N, Parque Industrial del Norte, Reynosa, Tamaulipas, México,
C.P. 88736.

Produktnummer

Art. nr.	Produktbeskrivning	Style	Antal/låda
Yttre skruv, orange kapsyl			
430658CE	1,2 mL provglas	Konisk botten, står utan stöd	500
430659CE	2,0 mL provglas	Rund botten, står utan stöd	500
430661CE	2,0 mL provglas	Rund botten	500
430662CE	4,0 mL provglas	Rund botten, står utan stöd	500
430663CE	5,0 mL provglas	Rund botten, står utan stöd	500

Inre skruv, orange kapsyl			
430487CE	1,2 mL provglas	Konisk botten, står utan stöd	500
430488CE	2,0 mL provglas	Rund botten, står utan stöd	500
430489CE	2,0 mL provglas	Rund botten	500
430490CE	4,0 mL provglas	Rund botten	500
430491CE	4,0 mL provglas	Rund botten, står utan stöd	500
430492CE	5,0 mL provglas	Rund botten	500
430656CE	5,0 mL provglas	Rund botten, står utan stöd	500