

CORNING® KRIOGĒNĀS AMPULAS

Produkta lietošanas instrukcijas



Vienreizējās lietošanas kriogēnās ampulas ir paredzētas kriogēnai uzglabāšanai un bioloģisko paraugu transportēšanai temperatūrās līdz pat $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$. Šo ampulu lietošana ir jāuztic personām, kuras pieturas pie drošas laboratorijas prakses. Izņemot ampulas no kriogēnās uzglabāšanas sistēmām, vienmēr jāizmanto atbilstošs drošības aprīkojums.

MATERIĀLI

Kriogēnās ampulas ir ražotas no neapstrādāta polipropilēna, kam veikta USP bioloģiskās reaktivitātes VI klases pārbaude un ISO 10993-5 medicīnisko ierīču bioloģiskais novērtējums vitro citotoksikozē, un tās ir atzītas par necitotoksiskām. Krioampulām ir silikona gumijas starplika, kas nodrošina drošu izolāciju. Visas ampulas ir sterilizētas ar gamma iradiāciju.

DARBĪBA

Kriogēnās ampulas ir izstrādātas, lai izturētu temperatūru no $+121\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ieteicamie sasaldēšanas darba tilpumi ir par 10% mazāki nekā norādītā ietilpība.

Brīdinājums!

Lai izvairītos no traumām, nemērciet ampulas sašķidrinātās gāzēs. Nelietojiet kriogēnās ampulas, lai uzglabātu sašķidrinātu slāpekli šķidrā fāzē. Ampulas ir jāuzglabā tikai gāzveida fāzē virs sašķidrinātas gāzes.

Pirms atbrīvojaties no produkta, kas tika lietots ar infekcijas vielām vai bīstamiem materiāliem, tas ir jāsterilizē vai jāpadara nekaitīgs. Sekojiet labai laboratorijas praksei, kad rīkojaties ar kriogēnām uzglabāšanas sistēmām.

Produkti ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai. Atkārtota lietošana var izraisīt infekciju vai citu slimību/traumu.

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts vai atvērts.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sūtiet mums e-pastu uz adresi Scientificsupport@corning.com vai zvaniet zinātniskās nodaļas atbalsta dienestam pa tālruni 1 800 492 1110; ārpus ASV zvaniet pa tālruni +1 978 442 2200.



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Corning Incorporated

Avenida Industrial del Norte S/N, Parque Industrial del Norte, Reynosa, Tamaulipas, México,
C.P. 88736.

Produkta katalogu numuri

Kataloga nr.	Produkta apraksts	Veids	Daudzums/iepakojums
Ārējs pavediens, oranžs vāciņš			
430658CE	1,2 ml ampula	Konusveida pamatne, nav nepieciešams turētājs	500
430659CE	2,0 ml ampula	Apaļa pamatne, nav nepieciešams turētājs	500
430661CE	2,0 ml ampula	Apaļa pamatne	500
430662CE	4,0 ml ampula	Apaļa pamatne, nav nepieciešams turētājs	500
430663CE	5,0 ml ampula	Apaļa pamatne, nav nepieciešams turētājs	500

Iekšējs pavediens, oranžs vāciņš			
430487CE	1,2 ml ampula	Konusveida pamatne, nav nepieciešams turētājs	500
430488CE	2,0 ml ampula	Apaļa pamatne, nav nepieciešams turētājs	500
430489CE	2,0 ml ampula	Apaļa pamatne	500
430490CE	4,0 ml ampula	Apaļa pamatne	500
430491CE	4,0 ml ampula	Apaļa pamatne, nav nepieciešams turētājs	500
430492CE	5,0 ml ampula	Apaļa pamatne	500
430656CE	5,0 ml ampula	Apaļa pamatne, nav nepieciešams turētājs	500