

VIALES CRIOGÉNICOS CORNING®

Instrucciones de uso del producto



Los viales criogénicos desechables están diseñados para el almacenamiento criogénico y transporte de muestras biológicas a temperaturas de hasta $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$. Estos viales están destinados a ser utilizados por personas conocedoras de las prácticas de laboratorio seguras. Siempre debe utilizarse un equipo de seguridad adecuado cuando se retiren viales de un sistema de almacenamiento criogénico.

MATERIALES

Los viales criogénicos se fabrican con polipropileno virgen sometido las Pruebas USP de Reactividad Biológica Clase VI e ISO 10993-5 de Evaluación Biológica de Dispositivos Médicos – Citotoxicidad In Vitro y se ha demostrado que no son citotóxicos. Los crioviales tienen una junta de caucho de silicona para un sellado seguro. Todos los viales se esterilizan por irradiación gamma.

RENDIMIENTO

Los viales criogénicos están diseñados para soportar temperaturas desde $+121\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$. Los volúmenes de trabajo sugeridos para la congelación son un 10% menos que la capacidad listada.

Advertencia:

Para evitar lesiones, no sumerja los viales en gases licuados. No utilice los viales criogénicos para almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Los viales solo deben almacenarse en la fase de vapor por encima del gas licuado.

El producto que sea utilizado con materiales infecciosos o peligrosos debe ser esterilizado o neutralizado antes de su eliminación. Utilice buenas prácticas de laboratorio al manipular sistemas de almacenamiento criogénico.

Los productos son de un solo uso. La reutilización puede provocar infección u otra enfermedad o lesión.

No usar si el envase está dañado o abierto.

Para obtener información más específica, envíenos un correo electrónico a Scientificsupport@corning.com o llame a Soporte Científico 1.800.492.1110, fuera de los Estados Unidos, llame al +1.978.442.2200.



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP La Haya
Países Bajos



Corning Incorporated
Avenida Industrial del Norte S/N, Parque Industrial del Norte, Reynosa, Tamaulipas, México,
C.P. 88736.

Números de catálogo de productos

Nº de catálogo	Descripción del producto	Modelo	Cantidad/caja
Rosca externa, tapa naranja			
430658CE	Vial de 1,2 ml	Fondo cónico, autónomo	500
430659CE	Vial de 2,0 ml	Fondo redondo, autónomo	500
430661CE	Vial de 2,0 ml	Fondo redondo	500
430662CE	Vial de 4,0 ml	Fondo redondo, autónomo	500
430663CE	Vial de 5,0 ml	Fondo redondo, autónomo	500

Rosca interna, tapa naranja			
430487CE	Vial de 1,2 ml	Fondo cónico, autónomo	500
430488CE	Vial de 2,0 ml	Fondo redondo, autónomo	500
430489CE	Vial de 2,0 ml	Fondo redondo	500
430490CE	Vial de 4,0 ml	Fondo redondo	500
430491CE	Vial de 4,0 ml	Fondo redondo, autónomo	500
430492CE	Vial de 5,0 ml	Fondo redondo	500
430656CE	Vial de 5,0 ml	Fondo redondo, autónomo	500